


# 简易版操作手册

**这个简单的使用指导并不能替代操作手册！**


在使用 Systemc VB 系列高压灭菌器前，请务必仔细阅读操作手册并理解其内容。  
尤其是操作手册中的注意事项！

## 1. 控制组件

### 概览

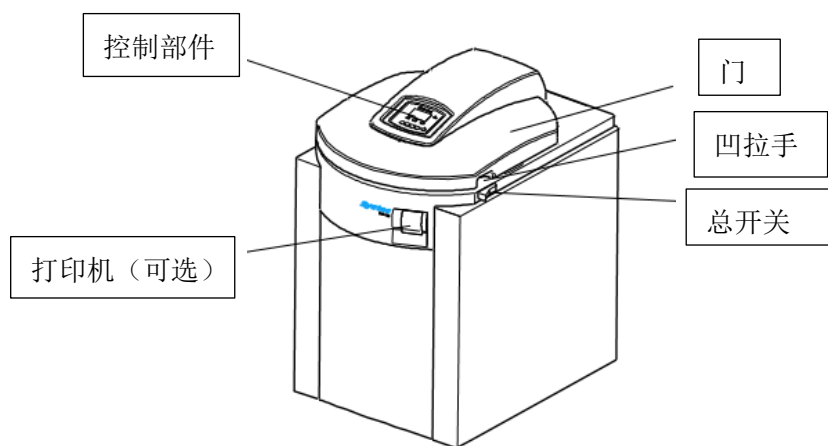


### 控制部件

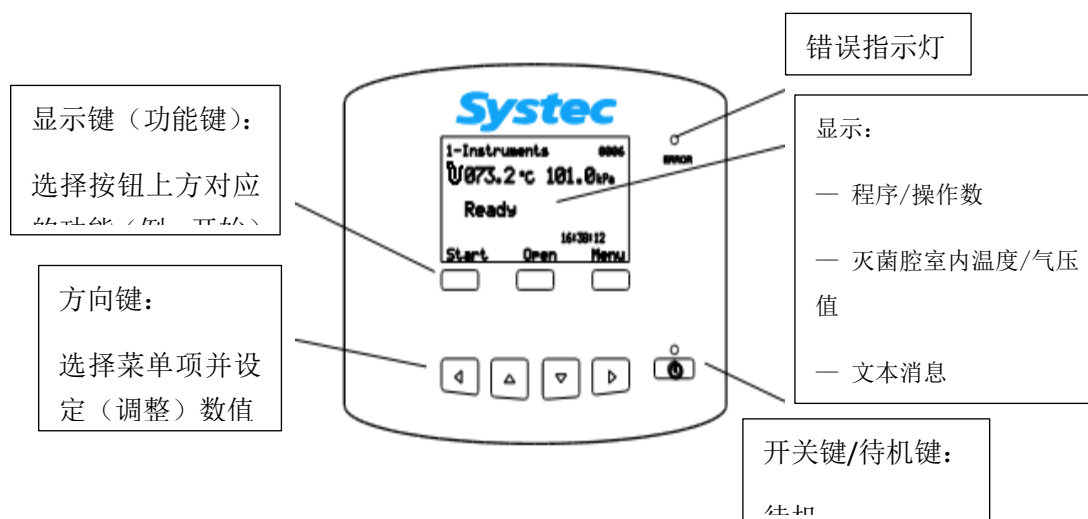

## 2. 高压灭菌器程序&参数设置（出厂设置， 操作手册）

程序	灭菌温度	灭菌时间	结束温度
	° C	分钟	° C
1-固体	121	20	120
2-垃圾（袋装）	121	20	99
3-液体	121	15	80
4-清洁	134	1	120

## 3. 操作

（ 参考操作手册第 4 章）

### 开门

- 根据要求接通高压灭菌器的电源。
- 点击“打开”按钮开门。
- 将门打开至最大。

### 装载

- 将需灭菌物体装入高压灭菌器。
- 放置温度传感器。

#### 针对液体程序：

将温度传感器放入参考瓶中。

#### 针对固体程序：

将温度传感器放到盖上的支架上面就可以。

### 关门

- 关门时确认门已接触到密封圈直至门锁上。

在屏幕上可以看到“准备就绪”的字样。

## 选择并开始某个程序

- 使用方向键选定程序。

### 检查已选程序是否适合被灭菌物体！

若选择的操作程序与被灭菌物体性质不吻合，有可能会发生危险！

- 点击开始按钮并根据提示输入访问代码。

## 高压灭菌

高压灭菌程序将自动运行。

## 程序结束时

您将听到设备提示音，并在屏幕上看到“程序结束”的字样。

- 点击“打开”按钮来打开舱门。
- 此时可以遵照操作规范取出被灭菌物体。


### 遵守操作规范

在移动高温被灭菌物体时小心烫伤！

## 中止程序

- 点击“结束”按钮，屏幕上显示“手动中止”的字样。
- 点击“退出”按钮并输入访问代码退出程序。

## 程序错误

当错误指示灯亮起时，触摸屏上会显示相应的错误信息。（ 参考操作手册第 8 章）

- 找出错误原因并移除该错误。
- 点击“退出”按钮并输入访问代码退出程序。

## 4. 打印机（可选）

在预设程序开始运行后，打印机将会自动记录下操作过程中产生的：


- 温度值
- 压力值。

每一行数据都将以操作过程中的不同阶段的英文大写字母缩写表示：

国际		德国	
W	进水口	W	进水口
P	脉冲	P	脉冲
H	加热	H	加热
S	灭菌	S	灭菌
E	排气	A	排气
C	冷却	K	冷却

一般在页眉和页脚处会给出所有的参数数据。

### 替换打印纸卷

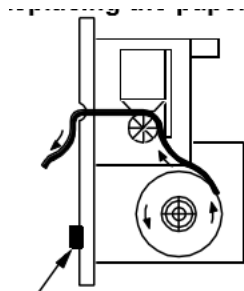

#### 纸卷传递盒开关

- 1= 按下图示箭头所指的按钮打开盖子并从主轴处取下空的卷芯。
- 2= 将新纸卷的最前端送入打印机。按下“送纸”按钮直至纸被卷入约 30 毫米。
- 3= 将新的纸卷放入固定槽内。
- 4= 合上打印机并通过纸槽抽出部分纸张。

### 技术支持

Systemec GmbH Labortechnik  
Konrad-Adenauer-Straße 15  
D-35440 Linden  
电话: +49 (0)6403 67070-0  
传真: +49(0)6403 67070-222  
邮箱: info@Systemec-Lab.de  
网址: <http://www.Systemec-Lab.de>